

최신기술 A3 검사로
보다 더 우수한 위생관리

With **A3** Detection
ATP+ADP+AMP

ATP만 측정하는 기존 방법보다 차별화된 A3 측정으로
더욱 정확하고 신뢰적인 위생관리

루시팩 A3 위생시스템 소개

기포만 루시팩 A3 시스템은 시장에서 유통 중인 다른 제품들에 비해 소독과 위생관리에서 우수한 정확도와 민감도를 가진 차별화된 제품입니다. 특히로 입증된 차별화된 우수한 기술의 A3 시스템은 간과하기 쉬운 오염물질과 잔류물질까지도 간편하고 쉽고 빠르게 측정 할 수 있습니다.

간과하기 쉬운 오염물 까지도 발견할 수 있습니다.



LuciPac™ **A3**

kikkoman 

오염물이 더 이상 존재할 수 없습니다.



A3(ATP+ADP+AMP) - 진보된 최신의 기술

위생은 식품안전에서 중요한 부분입니다. 불충분한 세척은 식품의 맛과 외관에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 미생물의 증식과 바이오 필름의 생성을 야기시킬 수 있습니다. 위생 관리에서 가장 광범위하게 사용되는 ATP는 불안정한 환경에서 ADP와 AMP로 분해되어 질 수 있으며 이는 기존의 ATP만을 측정하는 방식으로는 실제적인 오염도를 정확히 측정하기 어렵기 때문에 잘못된 결과를 제공할 수 있습니다.


기존 제품과 다르게 A3 시스템은 쉽고 빠르게 식품 잔류물질과 미생물에 존재하는 ATP+ADP+AMP 모두를 측정할 수 있는 차별화된 최신 기술로 보다 더 철저한 위생관리가 가능하게 되었습니다.

보다 더 쉽고, 보다 더 효과적으로

기존 방법 그대로 표면 스왑을 하십시오.

A3의 혁신적인 기술이 더욱 더 철저한 식품위생 환경을 가능하도록 해줍니다.

세척·소독 단계별 검사결과

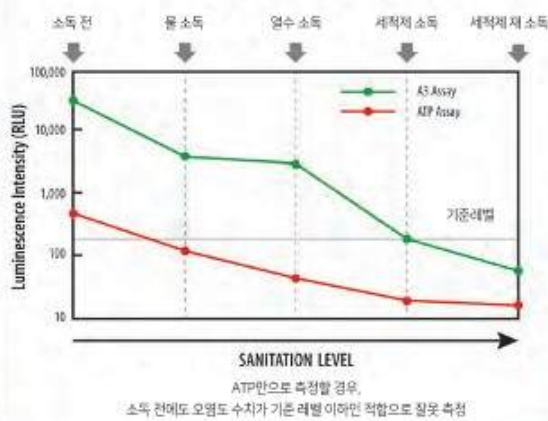

식품종류별 A3와 타사 ATP 검사결과

